


Bubblemeter

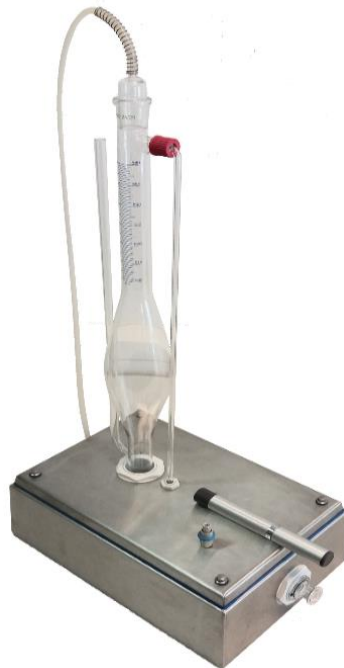

Bubblemeter 34 – 36 ml



Bubblemeter 500-560 ml

Erhältlich in den Größen:

34 – 36 ml

40 – 80 ml

60 – 150 ml

500 - 560 ml

und Weitere auf Anfrage!

In der Routineanalyse dient das Burghart-Bubblemeter (Netzmittel-Lamellenbürette), als zusätzliches Messmittel, der Überprüfung des Zugvolumens gemäß der ISO 4387.

Der Benutzer pumpt hierfür eine Seifenfilmbüse, mittels einer Pumpe und Feineinstellung, auf die Nullposition der Bürette. Anschließend wird der Verbindungsschlauch des Bubblemeter in die Rauchposition der Rauchmaschine gesteckt und ein Zug wird ausgeführt. Die Seifenfilmbüse steigt mit der angesaugten Luft auf. An der Endposition der Seifenfilmbüse kann das Zugvolumen von der aufgetragenen Skala abgelesen werden.

Das Burghart-Bubblemeter zeichnet sich durch leichte Bedienbarkeit, eine schnelle Messung, sowie hohe Messgenauigkeit aus.

Mitgeliefert wird ein Werkzertifikat. Auf Anfrage und gegen Aufpreis wird ein Eich-Zertifikat für die Volumenskala ausgestellt.

Änderungen vorbehalten.