

Bubblemeter



Bubblemeter 34 – 36 ml

Erhältlich in den Größen:

34 – 36 ml

40 – 80 ml

60 – 150 ml

und Weitere auf Anfrage!

Mit dem Bubblemeter wird das Zugvolumen von Rauchmaschinen, nach ISO 4387, bestimmt.

Hierfür wird Seifenlauge in die Bubblemeter-Basis gefüllt und mit Hilfe der Spritze (rechts) eine Seifenblase in dem Volumenkalibriermessrohr erzeugt.

Mit dem Gebläseball wird die Seifenblase auf die Nullposition eingestellt. Anschließend wird der Anschlussschlauch des Bubblemeters in die Zigarettenaufnahme der Rauchmaschine gesteckt und ein Testzug wird ausgelöst. Dadurch steigt die Seifenblase auf, bis der Testzug abgeschlossen ist. Die entstandene Distanz zwischen der Nullposition und der neuen Position der Seifenblase stellt das Zugvolumen dar.

Änderungen vorbehalten.